

# FICHE TECHNIQUE

## UTILISATION DE LA FIOLE JAUGÉE CAS DE LA DISSOLUTION D'UNE POUDRE

- ☞ Rincer la fiole et l'entonnoir à l'eau distillée puis avec le diluant avant l'utilisation.
- ☞ Dissoudre la poudre pesée
  - ☞ à l'aide de quelques mL de diluant dans la capsule ;
  - ☞ au dessus de l'entonnoir positionné au dessus de la fiole.
- ☞ Introduire le contenu de la capsule dans la fiole.
- ☞ Rincer la capsule à plusieurs reprises puis l'entonnoir en introduisant le liquide dans la fiole.
- ☞ Homogénéiser le contenu de la fiole remplie au 2/3 maximum par des mouvements rotatifs jusqu'à dissolution complète.
- ☞ Remplir la fiole, à l'aide du diluant, jusqu'à environ 1 cm en dessous du trait de jauge.
- ☞ Essuyer les parois du col à l'aide d'un papier filtre sans toucher le liquide.
- ☞ Ajuster le niveau au trait de jauge (ménisque inférieur) à l'aide d'une pipette compte gouttes emplie de diluant.
- ☞ Essuyer à nouveau les parois du col si nécessaire
- ☞ Boucher la fiole avec du Parafilm®.
- ☞ Homogénéiser par retournements.
- ☞ Référencer le contenu de la fiole.